

HIUP


KÄYTTÖOHJE

VERSION: 1.0.0
JUNE 17, 2024

LEEVI HALME
OFFCODE
Valtatie 67



Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen kiinni sekä kytke kalvo kiinni liittimiin. Musta ja sininen johto maihin ja kaksinapainen liitin signaalille. Kytken jälkeen paina ”Select device” (ks. kuva 1, nuoli 1) ja valitse avautuvasta ikkunasta USB-portti johon laite on kytketty. Tämän jälkeen odota, että kuvaaja täyttää näytön (kuva 2). Laite on valmis käytettäväksi. **Huomioi että kuvaaja skaalautuu arvojen mukaan!**

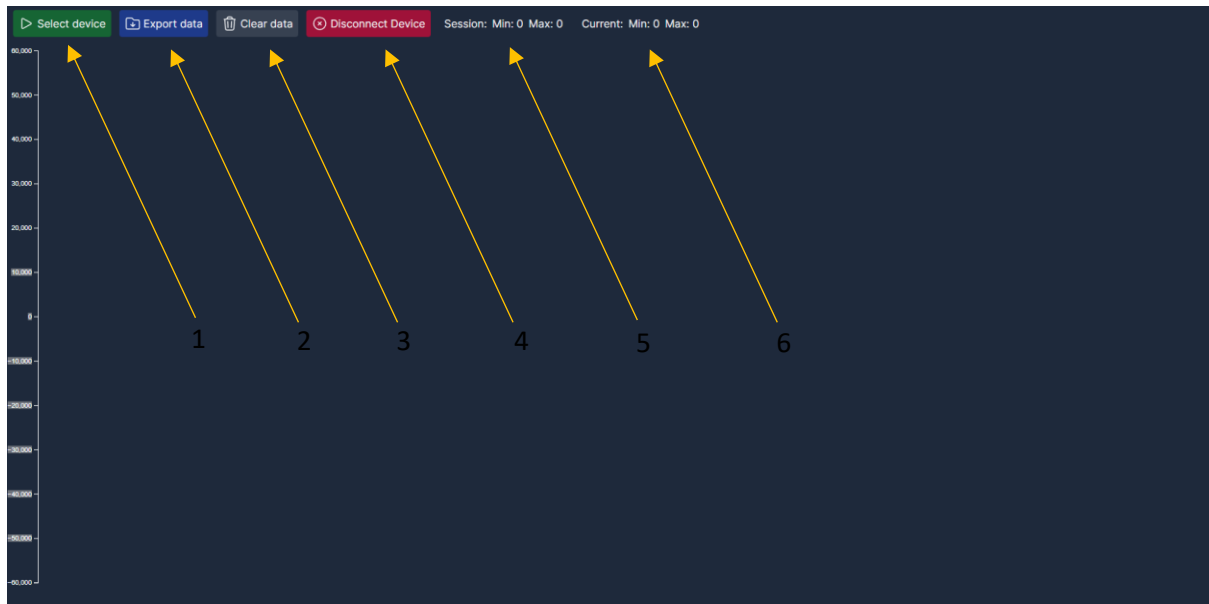

Kuva 1



Kuva 2

Selitteet painikkeille (Kuva 1)

1. Select device: Avaa näkymän laitevalintaan
2. Export data: Tallentaa session datan .csv tiedostoon
3. Clear data: Tyhjentää nykyisen session datan
4. Disconnect device: Katkaisee yhteyden laitteeseen
5. Session Min/Max: Näyttää koko session minimi ja maksimiarvot
6. Current Min/Max: Näyttää näytöllä näkyvän käyrän minimi ja maksimiarvot